



开机 / 关机




切换 pH/mV 模式 -->

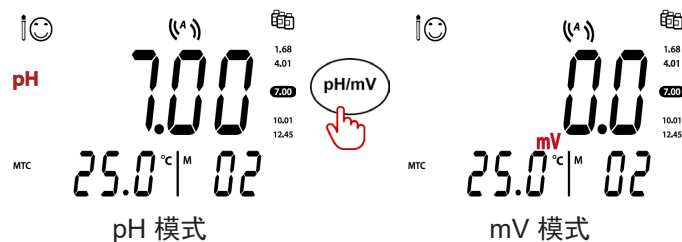

切换终点模式 -->

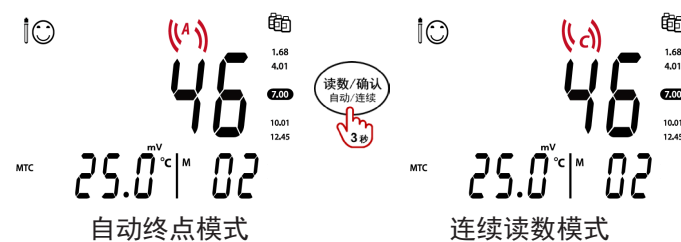

缓冲液组设置 -->

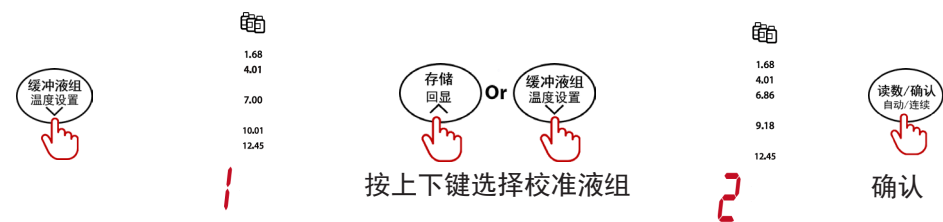


预置两组缓冲液组：1) 1.68 4.01 7.00 10.01 12.45 2) 1.68 4.01 6.86 9.18 12.45 (25°C)


温度设置 -->




校准 -->

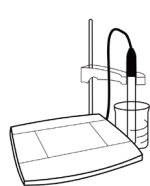


将电极插入第一个校准液

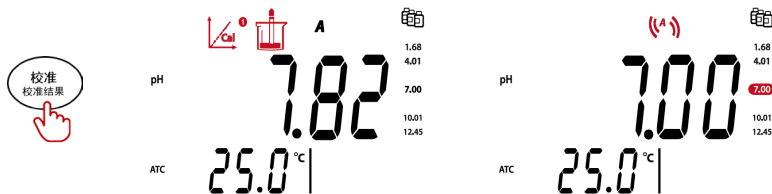


测量 -->

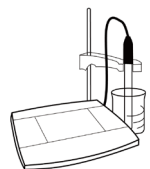

将电极插入样品中

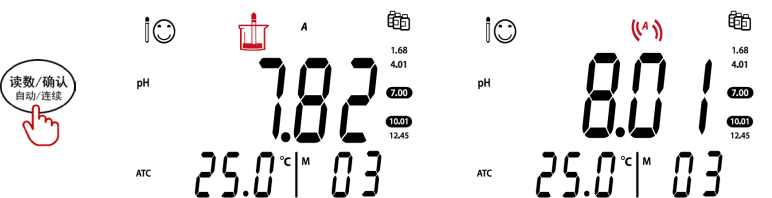


保存 / 回看数据

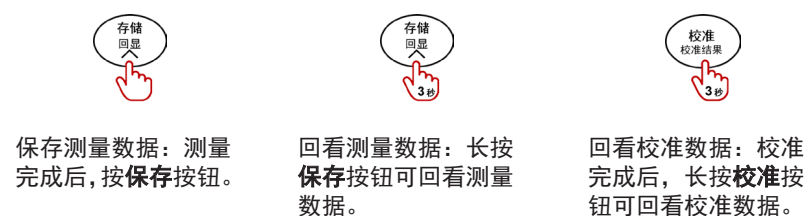


安装独立电极支架


1. 将金属杆拧到底座上。

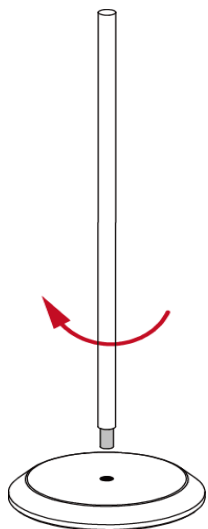

2. 按住支架臂底部的按钮，并将支架臂穿过金属杆。

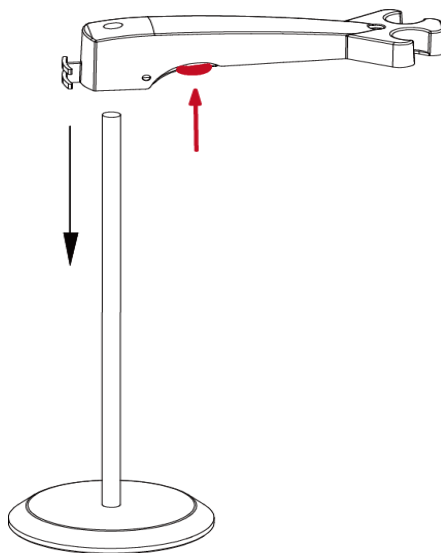

3. 在希望安装的高度松开支架臂底部的按钮，完成电极支架的安装。

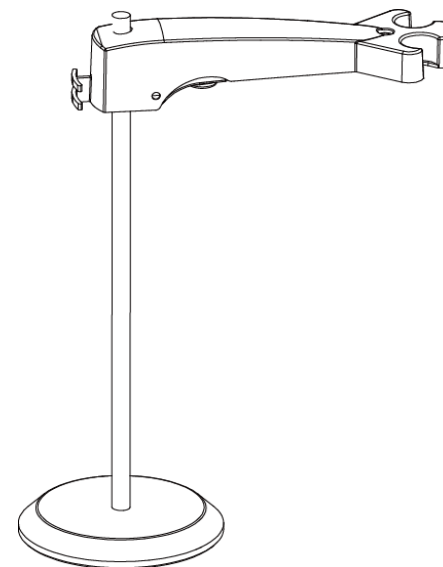

P/N 30633258A ©2021 奥豪斯公司版权所有。



扫描二维码，获取
a-AB23PH的完全指南。